

Ministerul Sănătății Republica Moldova IMSP IMȘIC Denumirea instituției	Procedura Standard de Operare nr. CTS/17/54
TITLUL: Activitatea la frigider Kristall-408-1	Cabinetul de transfuzie a sîngelui denumire departament/secție/laborator

I. SCOPUL: De a asigura condiții de păstrare a reactivelor.

II. REAGENȚII, MATERIALE CONSUMABILE, STANDARDE, TEHNICĂ ȘI ECHIPAMENT

2.1 ECHIPAMENT NECESAR

- Frigider;
- Rețeaua electrică.

2.2 ALTE MATERIALE

III. ÎNREGISTRAREREA ȘI RAPORTAREA REZULTATELOR:

- Registru de evidență zilnică a temperaturii;

IV. PROCEDURA:

- Se conectează cablu de alimentare la rețeaua electrică și se expectează timpul pînă la înstălarea temperaturii constante $+4 - +8^{\circ}\text{C}$;
- Se deschide ușa și se extrag reactivile, ușa se închide. După finisarea lucrului cu ele se plasează în frigider;
- Se monitorizează și înregistrează diapazonul temperaturii de două ori pe zi în "Registru de monitorizare a regimului de temperatură a echipamentului medical";
- Se prelucrează săptămînal partea internă și polițete frigiderului cu soluție dezinfectantă cu înregistrarea în "Fișa de monitorizare a programului de prelucrare sanitară la necesitate, săptămînal";

V. REFERINȚE:

1 Instrucțiunea de utilizare frigiderului Kristall - 408-1

IV. ANEXE:

Prelucrarea frigiderului Kristall - 408-1

**Prelucrarea
FRIGEDERULUI KRISTALL-408-1**

1. Se deconectează aparatul de la rețeaua electrică.
2. Se prelucrează interiorul frigiderului cu soluție dezinfectantă, la necesitate zilnic.
3. După prelucrare se lasă ușa ușor întredeschisă pentru a preveni acumularea umidității reziduale.